

נוהל עבודה עם דגימות צואה ממקור אנושי

סיכונים

חשיפה לחיידקים בכמות גדולה
הידבקות במחלות – וירוסים חיידקים
בידוד של חיידקים ברמת סיכון גבוהה
עובדים בעלי פגמים במערכת החיסון – אסורים בעבודה מסוג זה.

רמת בטיחות נדרשת: +2

ציוד מגן אישי: חלוק, כפפות כפולות, משקפי מגן ונעליים סגורות.

חיסון נדרש

חיסון כנגד צהבת מסוג A

עבודה במנדף

רצוי כי כל שלב שניתן לעשותו במנדף - יבוצע במנדף
שליבים בעלי סיכון ליצירת אירוסול, חייבים להתבצע במנדף (שימוש בוורטקס, סינון נוזל בלחץ)

עיקור שאריות ופסולת

באוטוקלב או באקונומיקה (0.5%).

סרכוז – אין לסרכוז ללא מכסה לרוטור או מכסים לגביעים.

הנחיות נוספות

אין להשאיר פסולת או תוצרי עבודה שאינם סגורים (או מטופלים באקונומיקה) מחוץ למנדף.

אין להשתמש בציוד חד במהלך עבודה עם הצואה.

יש להתייעץ עם ממונה בטיחות לפני גידול ו/או בידוד של חיידקים מהדוגמה.

הנחיות לטיפול בשפך

שפך בצנטריפוגה: סגירת הצנטריפוגה, המתנה לשקיעת אירוסולים, חיטוי עם 70% אתנול או 0.5%

אקונומיקה טרייה.



שפך על הריצפה: פינוי המעבדה, סגירת דלתות, המתנה של חצי שעה לשקיעת אירוסולים, ספיחת שפך,

חיטוי עם 0.5% אקונומיקה טרייה.

שפך על הגוף: שטיפה של 15 דקות עם מים וסבון.