

טיפול בפסולת ביולוגית מזוהמת

- * פסולת ביולוגית תעוקר ואח"כ תפונה כפסולת רגילה. עיקור פסולת ביולוגית יתבצע על ידי אקונומיקה או אוטוקלב.
- * אין לעקר באוטוקלב פסולת ביולוגית המכילה כימיקלים רעילים. שאריות הכימיקלים עלולים להיפלט יחד עם הקיטור לחלל החדר. פסולת זו יש לעקר בעזרת אקונומיקה.
- * אין לבצע "עיקור כפול", כלומר, לעקר באוטוקלב נוזלים או כלים שטופלו באקונומיקה.
- * אין להשאיר פסולת ביולוגית לא מטופלת מחוץ למעבדות / ליד האוטוקלב.
- **עיקור תמיסת גידול תאים/חידקים באקונומיקה.** (ריכוז סופי : 0.5%).
 - * לאחר הוספת האקונומיקה, יש להמתין 20 דקות.
 - * נוזלים שעוקרו על ידי אקונומיקה ניתן לשפוך לכיור (ראו נוהל להלן) או לפנות בג'ריקן כפסולת כימית. מומלץ לבצע את ההעברה לג'ריקן במנדף כימי.
 - * חיטוי משטחים : אקונומיקה בריכוז של 0.05%.
- **עיקור באוטוקלב.** (עיקור באמצעות קיטור, בדומה לסיר לחץ).
 - * תמיסות וציוד יעוקרו בטמפרטורה של 121°C במשך 20 דקות. עיקור פסולת 30 דקות בטמפרטורה של 134°C או ארבעים דקות בטמפרטורה של 121°C .
 - * אין למלא בקבוקים בנפח של יותר משני שלישי, למניעת 'גלישה' של נוזלים במהלך העיקור. אין להדק את מכסי הבקבוקים על מנת להימנע מהתפוצצות שלהם בתוך האוטוקלב.
 - * עיקור תמיסות יתבצע בתוך דלי או מגש שיכול להכיל נוזלים על מנת למנוע דליפה של החומרים המעוקרים אל צנרת האוטוקלב.
 - * יש להשאיר את ה'תריסי' של הדלי פתוח על מנת לאפשר חדירה פנימה של הקיטור. לאחר העיקור יש לסגור את התריס. לפסולת יבשה רצוי להוסיף כ- 50-100ml מים.
 - * ניתן לעקר דלי סגור או שקית קשורה בתנאי שהוספו להם כ- 50-100ml מים, לפני הסגירה.
 - * יש להקפיד לרשום את שם המעבדה על סרט האוטוקלאב או ישירות על הפח.
 - * יש להדביק סרט אוטוקלב ומדבקת חום (אינדיקציה לטמפרטורה) על השקית או הדלי.
 - * פתיחת אוטוקלב המכיל ציוד תתבצע לאחר שמד הלחץ הגיע לאפס ומד החום מצביע על טמפרטורה הנמוכה מ- 80°C . לאחר עיקור של תמיסות, יש להמתין עד שהטמפרטורה תרד אל מתחת ל- 60°C . הוצאת הציוד תתבצע עם כפפות עמידות לחום.
 - * בזמן פתיחת הדלת יש לעמוד מצידה ולא מולה, על מנת להימנע מפגיעה אפשרית מהדלת ומנשימת האדים הנפלטים.

• עיקור ופינוי פסולת ביולוגית בשקיות / מחזור פחים.

- * ישנה אפשרות למחזר את פחי העיקור ולהשליך לפסולת את השקית בלבד. אפשרות זו מותנה בשמירה על הכללים הבאים :
- * יש להניח את הפסולת בשקית בתוך הפח הקשיח. אין לעקר שקיות ישירות בתוך האוטוקלב.
- * את המדבקות הנדרשות (מדבקת חום וסרט אוטוקלב) יש להדביק על גבי השקית ולא על הפח.
- * יש להקפיד על רישום שם המעבדה על סרט האוטוקלב.
- * במידה וקושרים את השקית לפני העיקור, יש לוודא כי קיימים בה נוזלים (לפחות 50 ml).
- * אין לשים בשקית פסולת חדה (להבי מנתחים, זכוכיות שבורות וכיו"ב). פסולת חדה יש לעקר בפחי פלסטיק ולהשליך אותה עם הפח לאשפה.
- * לאחר העיקור יש להעביר את השקית עם הפסולת אל תוך שקית נוספת, חדשה, ואותה להניח בעגלה המיועדת לפסולת ביולוגית.
- * יש להנחות את עובדי הניקיון לאסוף את שקיות הפסולת הביולוגית המעוקרת בתוך שקיות (כמו שהם אוספים את שאר הפסולת) ולפנות את השקיות הללו בעגלה לנקודת הפינוי ולא בנשיאה/גרירה שאז יש יותר סיכוי לקרע בשקית.

מדבקת חום, יש להזמינה כאשר מזמינים פחים לעיקור
באוטוקלב. מק"ט במלאי: 300283

