



הוראות בטיחות לעבודה בקריוסטט

- כל עובד בקריוסטט צריך לקבל הדרכה ואישור עבודה מאחראי המכשיר לפני תחילת עבודתו.
- יש להקפיד על שימוש בצידוד מגן אישי במהלך העבודה (חלוק, כפפות, משקפי מגן ונעליים סגורות).
- חובה לנצור את ידית החיתוך כל הזמן פרט לזמן החיתוך בלבד (הוראה זו חלה גם על משתמשי המיקרוטום).
- הסרת מגן הסכין (ההתקן האדום שנמצא במכלול החיתוך) תתבצע רק בסמוך לתחילת ביצוע החיתוכים.
- הוצאת הסכין תתבצע על ידי שחרור ידית נעילת סכין, לחיצה על מתג הוצאת סכין ותפישת הסכין בעזרת מכחול עם מגנט בלבד, ללא נגיעה ישירה וחשופה של הידיים (הוצאת הסכין ביד חשופה מהווה סיכון לפציעה לעובד).
- אין להשאיר את הסכין במכשיר או מעליו (הוראה זו חלה גם על משתמשי המיקרוטום).
- הסיום העבודה יש להוציא את הסכין ולאחסנה בקופסת הסכינים, או להשליכה לפח של פסולת חדה. לכל חוקר שמשתמש בקריוסטט צריכה להיות קופסה ייעודית לאחסנה של הסכין (הוראה זו חלה גם על משתמשי המיקרוטום).
- בסיום העבודה עם הדוגמה, יש להשליכה לפח פסולת כימית.
- על העובדים להכיר את מיקומו של ארון העזרה הראשונה בבניין.

יש לדווח על כל אירוע בטיחות למוקד הבקרה: 7777 (03-531-7777).