



הנחיות בטיחות לשימוש בתנור ייבוש מעבדתי



מטרת השימוש בתנור ייבוש הוא לייבש ממים ציוד מעבדתי.

יש להקפיד על **הכללים הבאים** :

1. ודא כי פתח הפליטה של התנור, פתוח באופן מלא בכל עת.
2. אין להניח חומרים נפוצים או דליקים בתא התנור.
3. הקפד לשטוף ציוד כדי להסיר כל שאריות של חומרים כימיים לפני הצבתם בתוך התא. כאשר כימיקלים מתאדים, הם עלולים להוות סיכון לבריאות בנשימה למשתמש או לסובבים.
4. אל תניחו מיכלים אטומים בתא. מיכלים אטומים בהם חומר, עלולים לפתח לחץ אדים מסוכן עם עליית הטמפרטורה.
5. יש לוודא כי כלים המוכנסים לתא הייבוש בטוחים לשימוש בטמפרטורות גבוהות, כדי למנוע התכה או סכנת שריפה. אם אתה לא בטוח, פנה ליצרן לקבלת מידע.
6. יש להקפיד להימנע מלגעת במשטחים חמים כדי למנוע כוויות חום.
7. ודא שהדלת סגורה כהלכה.
8. חובה להשתמש בציוד מגן אישי - כפפות עמידות חום, חלוק מעבדה, משקפי מגן.
9. כאשר התנור אינו בשימוש, עליו להיות כבוי.
10. אין להחליף את מדפי תנור בכל חלק, מלבד מקורי.
11. יש לתחזק כראוי את התנור. דווח על תקלות לממונה עליך באופן מיידי.
12. במקרה של אירוע יש לדווח באופן מיידי לראש המעבדה ולמוקד החירום.